

ひょう量値の安全性と品質向上をご提供

XSR/XPR天びんのSafety weighingご紹介

- **Safety weighing**はお手持ちのXSR/XPR天びんに最小はかり取り量を設定をすることで計量時の人為的ミスを軽減できます。



XPR天びんの使用例

■ **Safety weighing**の主な役割

- 天びんと証明書を紐付け ➢ 公差プロファイルの定義付けが可能
- 再校正のリマインダー通知 ➢ 定期点検の実施忘れを予防強化
- 最小はかり取り量を下回る計量値の場合、分銅マークと赤色表示 ➢ 計量ミス軽減

METTLER TOLEDO

■ Safety weighingのメリット

- ▶ GWP-Approvedとして使用するには下図の設定条件を全て満たさないと有効にはできませんが、**Safety weighing**であれば簡易的に設定可能です。

■ サービス内容対応表

設定内容	サービス内容	
	Safety weighing	GWP-Approved※1
証明書ID	○	○
公差プロファイル	○	○
最小はかり取り量	○	○
再校正リマインダー	○	○
強制水平調整の設定	△	○
内部分銅調整の成功	△	○
要求されたテストの成功	△	○
日常点検の設定 ※2	△	○
GWP-ApprovedモードON	—	★

△：お客様でも任意に設定可能。

★：サービスマンが専用ツールを使用して設定する必要があります。

※1：GWP-ApprovedモードをONにするには全ての設定条件を満たす必要があります。

※2：日常点検の内容はGWP® Verificationに記載されています点検トレランスを設定。

※2：GWP-Approvedを有効にするには日常点検失敗時にブロックする事が必須です。

お問い合わせはこちらへ

▶ お見積りに関するお問い合わせ：service.inside.jp@mt.com

▶ ご注文先：service.order.jp@mt.com

■ 個人情報の取り扱いについて

お客様の情報は新製品ご案内など各種情報をお届けする際に利用させていただくことがあります。お客様の情報は弊社と事前に秘密保持契約を結んだ業務委託先に必要な範囲で開示することがあります。この情報に関し、訂正、削除などをご依頼いただく際、ご本人様からのご依頼があった場合は迅速に対応させていただきます。弊社担当者までご連絡ください。

www.mt.com

For more information

メトラー・トレド株式会社 技術サービス事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©11/2025 Mettler-Toledo K.K.

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

代理店名